


# LABOCENE® Quick Guide

## Refrigerated, Multi-Purpose, High-Speed / Low-Speed Centrifuges



### Display & Control 안내

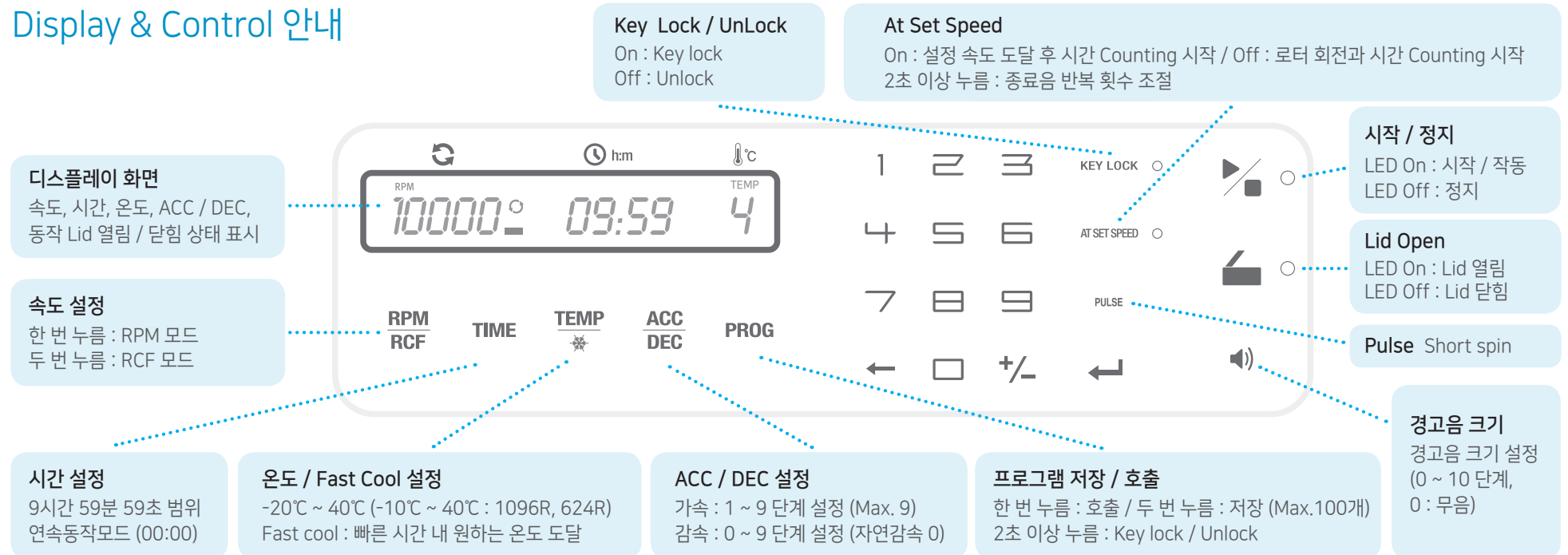


### 사용 방법

Cat. No. LZ-1096R Cat. No. LZ-1736R Cat. No. LZ-1236R Cat. No. LZ-1580R Cat. No. LZ-1248R Cat. No. LZ -0624R-B Cat. No. LZ-0624R-W


#### 설정 값 입력



#### Fast Cool (Quick Temperature Down)

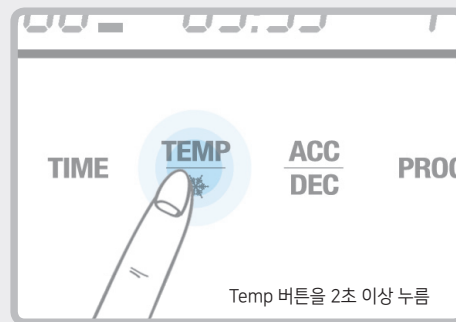

#### 프로그램 저장 / 호출

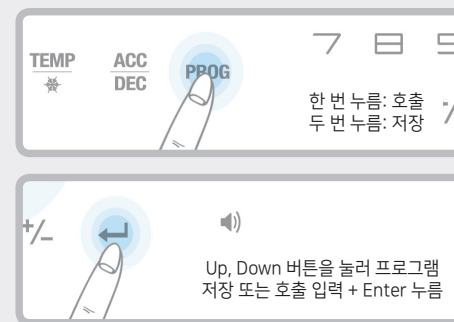

#### 시작 / 정지






## 안전한 사용을 위한 주의 사항




### Balance for Centrifuge & Rotor

원심분리기를 설치할 때 수평자를 이용하여 평형 작업을 완료한 후 사용 하십시오.

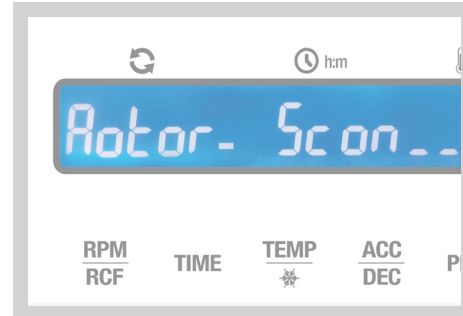


### Automatic Rotor Identification

로터가 장착되지 않은 상태에서 전원이 공급되면 디스플레이 화면에 Rotor Scan → Error 9 메시지가 나타납니다. 이 메시지는 로터 장착 완료 후 Lid를 닫으면 사라집니다.

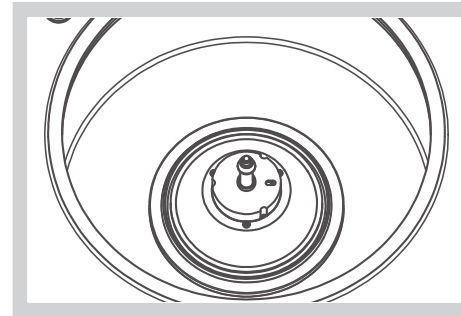


### 모터축, 로터 연결 부위

모터와 로터가 만나는 모터 축을 깨끗이 닦아 주십시오. 이 부위에 이물질이 누적되면 소음과 진동의 원인이 될 수 있습니다.

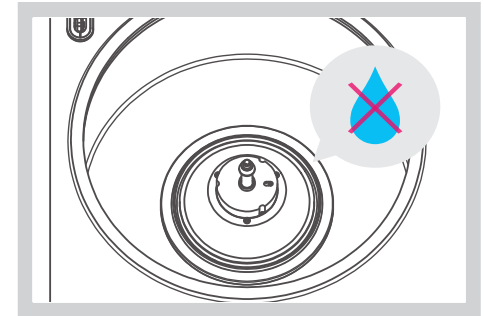


### Chamber 건조 상태 유지

동작 후에 도어를 열어 Chamber 내부의 물기를 제거한 후 건조 상태를 유지하여 주십시오.

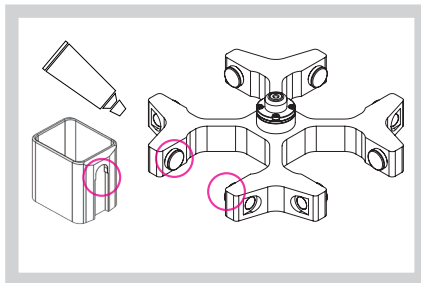

### Swing 로터 결쇠와 버킷 이음 부위 확인

Swing 로터 결쇠와 버킷 이음 부위를 깨끗이 관리하고 주기적으로 윤활제를 발라주십시오.

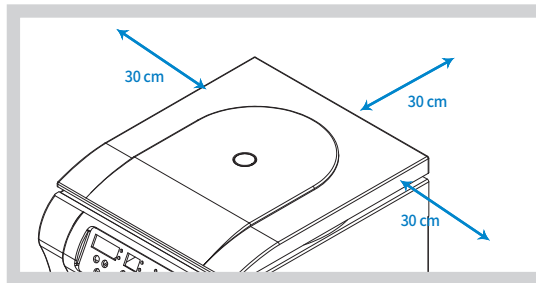

### 안전거리 30 cm 확보

기기의 원활한 공기순환을 위해 앞, 뒤, 좌, 우 30 cm의 안전거리를 확보한 후 설치 또는 운영하여 주십시오. 위험한 물건 (병원성, 독성, 방사성 물질 등)은 안전거리 밖으로 이동한 후 동작을 실행하여 주십시오.

### 전기 안전 주의 사항

- ✓ 제품 구입 시 제공되는 Power cable을 사용하십시오.
- ✓ 기기 전력 확인 후 충분한 용량의 콘센트나 멀티탭을 연결하십시오.
- ✓ 동작 후에는 전원 스위치를 Off 하고, Power cable을 콘센트에서 분리하십시오.

### 로터 및 액세서리 사용방법

- ✓ 로터, 버킷, 어댑터, 튜브의 내/외관을 상시 점검하고 손상된 부위가 있다면 사용을 중지하십시오.
- ✓ 버킷, 튜브 장착 시 밸런싱 작업을 통해 무게 균형을 맞춘 후 대칭적으로 배치하십시오.

### Condenser 청소

동작 전 우측면 또는 뒷면에 부착된 Condenser에 먼지와 이물질 등이 없는지 확인하고 먼지나 이물질이 있다면 제거하여 주십시오.