




Display & Control 안내

속도설정 모드 활성화

한 번 터치 : RPM / 두 번 터치 : RCF

디스플레이 화면

속도, 시간, 동작상태, Lid 상태 표시

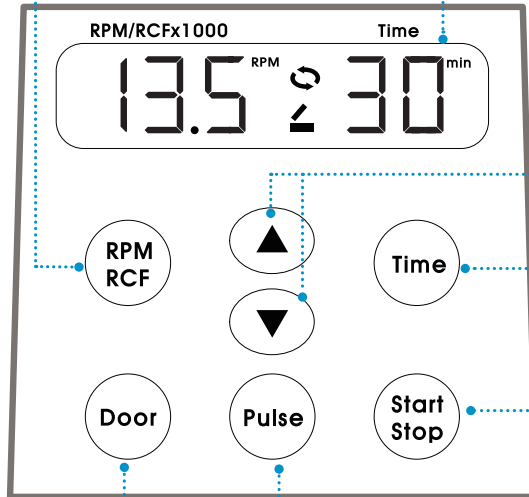

Door Open


Short Spin

속도, 시간 설정값
입력

시간 설정
최대 30분 범위로 조절


시작 / 정지

사용 방법

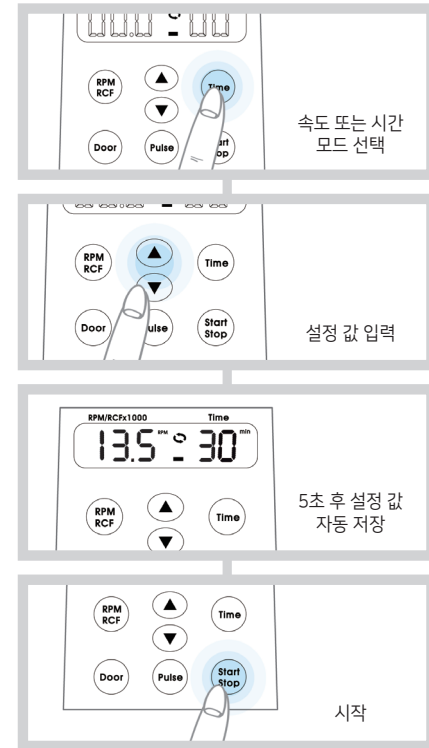




안전한 사용을 위한 주의 사항

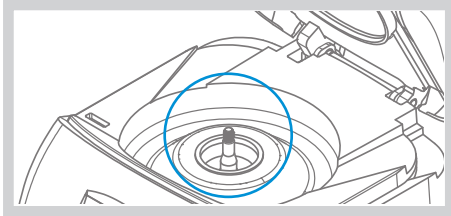


모터축, 로터 연결 부위

모터와 로터가 만나는 모터 축을 깨끗이 닦아 주십시오. 이 부위에 이물질이 누적되면 소음과 진동의 원인이 될 수 있습니다.

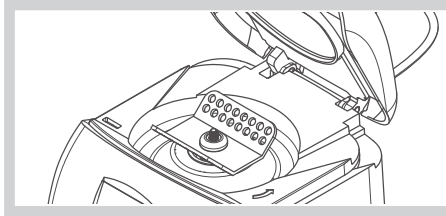


PCR 로터 사용

PCR 로터 사용 시 속도 허용 기준 (6,000 RPM / 2,400 xg)을 초과하지 마십시오.

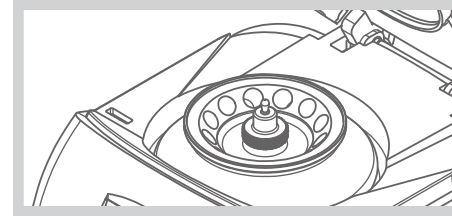

로터 체결 확인

동작 전 로터가 모터 축에 확실히 체결되어 있는지 꼭 확인하여 주십시오.

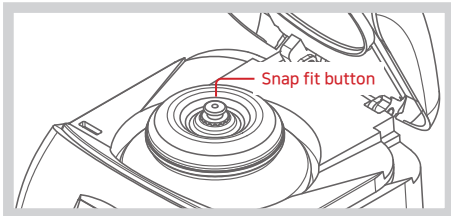

로터 Lid 체결 확인

동작 전 로터와 로터 Lid 잠금 버튼을 모터 축에 맞추어 닫아야 합니다. 완전히 체결되지 않으면 소음과 진동의 원인이 될 수 있습니다.

전기 안전 주의 사항

- ✓ 제품 구입 시 제공되는 Power cable을 사용하십시오.
- ✓ 기기 전력 확인 후 충분한 용량의 콘센트나 멀티탭을 연결하십시오.
- ✓ 동작 후에는 전원 스위치를 Off 하고, Power cable을 콘센트에서 분리하십시오.

로터 및 액세서리 사용방법

- ✓ 로터, 어댑터, 튜브의 내/외관을 상시 점검하고 손상된 부위가 있다면 사용을 중지하십시오.
- ✓ 튜브 장착 시 밸런스 작업을 통해 무게 균형을 맞춘 후 대칭적으로 배치하십시오.

사용 가능한 로터

- GRF-m2.0-12 for 12 x 1.5/2.0 mL microtubes
- GRF-m1.8-10 for 10 x 1.8 mL cryotubes
- GRA-s0.2-32 for 32 x 0.2 mL PCR tubes or 4 rows of PCR strips